

ANALYSES TITRIMETRIQUES DE HAUTE PRECISION HIGH ACCURACY TITRIMETRIC WATER ANALYSIS

TITRATEUR DIGITAL

Système simple très précis, robuste, compact, utilisable sur le terrain ou en laboratoire.



DIGITAL TITRATOR

Robust, compact, easy and very accuracy system used on field or in laboratory.



– Consommation restreinte en liqueur titrante permettant un conditionnement des produits en cartouche de 12 ml ce qui entraîne un gain de place appréciable pour les analyses de terrain.

– Les grosses malles d'analyses pourvues de réactifs en 1 l se trouvent ainsi considérablement réduites.

Principe :

Pour effectuer un titrage, mettre en place une cartouche titrante, tourner le bouton de distribution et, au virage de la solution, lire le résultat sur le compteur digital.

Pour titrer une substance différente, il suffit de changer la cartouche. Les solutions titrantes contenues dans les cartouches en plastique, sont exemptes de contamination et ont une durée de vie importante. L'appareil est livré complet avec 5 capillaires.

– Reduced consumption of titrimetric reagent which allows a packaging of 12 ml cartridge. We save much place for field analysis.

– Big analysis cases with 1 liter reagents are considerably reduced.

For executing a titration : Insert a titration cartridge, turn delivery knob and when the solution changes of colour, read the result on digital counter.

For titrating a different product, is enough to change the cartridge.

Titration solutions contained in the plastic cartridge are exempt of contamination and have a long life time.

The apparatus is delivered complete with 5 capillary tubes

1	Titrateur digital	14TD17	Digital titrator
2	Jauge calibrée	1J0000	Measuring spoon
3	Flacon gradué 125 ml	1FG000	Graduated flask 125 ml
4	Tube gradué	14TP00	Graduated test tube
5	Seringue graduée 2 ml	1S2003	Graduated syringe 2 ml
6	Cartouche titrante		Titration cartridge
7	Capillaire (5u)	14CP03	Capillary tube (5u)

MALLETTE D'ANALYSE VIDE

Réf. 1MD012

EMPTY ANALYSIS CASE

Réf. 1MD012

ANALYSES TITRIMETRIQUES DE HAUTE PRECISION HIGH ACCURACY TITRIMETRIC WATER ANALYSIS

ANALYSES REALISABLES AU TITRATEUR DIGITAL REALIZABLE ANALYSIS BY DIGITAL TITRATOR

	Gamme /range mg/l CaCO ₃	(°F)	Accessoires Accessories	Consommables Consumable
Acidité forte / Strong acidity				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche sodium hydroxyde / Cartridge Réactif TAC / TAC reagents	10 à 160	(1-16)	3 4	1KR005 ORHTC000 1RT004
Acidité forte / Strong acidity				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche sodium hydroxyde / Cartridge Réactif TAC / TAC reagents	100 à 4000	(10 à 400)	3 4	1KR006 ORHTC001 1RT004
Acidité totale / Total acidity				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche sodium hydroxyde / Cartridge Phénolphtaléine TA / Phenolphthalein TA	10 à 160	(1-16)	3 4	1KR007 ORHTC000 1PT000
Acidité totale/ Total acidity				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche sodium hydroxyde / Cartridge Phénolphtaléine TA / Phenolphthalein TA	100 à 4000	(10 à 400)	3 4	1KR008 ORHTC001 1PT000
Alcalinité libre (TA) / Caustic alkalinity				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche acide sulfurique / Sulfuric acid cartridge Phénolphtaléine TA / Phenolphthalein TA	10 à 160	(1 - 16)	3 4	1KR009 ORHTC003 1PT000
Alcalinité libre (TA) / Caustic alkalinity				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche acide sulfurique / Sulfuric acid cartridge Phénolphtaléine TA / Phenolphthalein TA	100 à 4000	(10 à 400)	3 4	1KR010 ORHTC004 1PT000
Alcalinité totale (TAC) / Total alkalinity degree				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche acide sulfurique/ Sulfuric acid cartridge Réactif TAC / TAC reagents	10 à 160	(1 - 16)	3 4	1KR011 ORHTC003 1RT004
Alcalinité totale (TAC) / Total alkalinity degree				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche acide sulfurique / Sulfuric acid cartridge Réactif TAC / TAC reagents	100 à 4000	(10 - 400)	3 4	1KR012 ORHTC004 1RT004
Chlorures faible gamme / Chlorides low range				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche mercurique nitrate / Mercuric nitrate cartridge Indicateur CBP / CBP indicator Acide nitrique N/5 / Nitric acid N/5	10 à 160	(1 - 16)	2 3 4	1KR013 ORHTC014 1IC000 1AN002
Chlorures forte gamme / Chlorides high range				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche mercurique nitrate / Mercuric nitrate cartridge Indicateur CBP / CBP indicator Acide nitrique N/5 / Nitric acid N/5	100 à 8000	(10 à 800)	2 3 4	1KR014 ORHTC015 1IC000 1AN002
Durété calcique faible gamme / Calcium hardness low range				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100a Détail : Cartouche EDTA 0,08 M Potassium hydroxyde Indicateur ECAL / Indicator ECAL			2 3 4 5	1KR015 ORHTC008 1PH005 1IE001
Durété calcique forte gamme/ Calcium hardness high range				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche EDTA / EDTA cartridge Potassium hydroxyde Indicateur ECAL / Indicator ECAL	100 à 4000	(10 à 400)	2 3 4 5	1KR016 ORHTC009 1PH005 1IE001
Durété totale faible gamme / Total hardness low range				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche EDTA / EDTA cartridge Tampon K10 / K10 buffer Indicateur net / Black eriochrom T indicator	10 à 160	(1 à 16)	3 4	1KR017 ORHTC008 1TK002 1IN000
Durété totale forte gamme / Total hardness high range				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche EDTA / EDTA cartridge Tampon K10 / K10 buffer Indicateur net / Black eriochrom T indicator	100 à 4000	(10 à 400)	3 4	1KR018 ORHTC009 1TK002 1IN000
Sulfites / Sulphites				
Kit réactifs 100 tests / Reagents pack 100 tests Détail : Cartouche sulfites / Sulphite cartridge Réactif sulfite A / Sulphite A reagent	0 à 50 mg/l		2 3	1KR019 ORHTC002 1RS004