

## **KIT TH TEST AU SAVON**

**14KT00**

### **MODE OPERATOIRE**

Remplir le tube d'eau avec de l'eau à analyser jusqu'au trait 10 ML.

Ajouter goutte à goutte la liqueur hydrotimétrique.

Toutes les 2 gouttes boucher le tube à essai avec la paume de la main et agiter violemment.

Dès que la mousse persiste, la dureté est neutralisée.

**LE NOMBRE DE GOUTTES AJOUTEES EST EGAL À LA DURETE DE L'EAU**

---

#### **ORCHIDIS LABORATOIRE**

90 rue du Professeur Paul Milliez  
94506 Champigny sur Marne - France  
Tél : 01.55.09.10.10 – Fax : 01.55.09.10.39

e-mail : [france@orchidis.fr](mailto:france@orchidis.fr)

Site internet : [www.orchidis.fr](http://www.orchidis.fr)